
Краткий алгоритм

ЭТАПЫ определения количественного содержания летучих компонентов в алкогольной и другой спиртосодержащей продукции при испытании по традиционным методам и по модифицированному методу внутреннего стандарта (ММВС) с использованием этанола, содержащегося в образце, как референсного вещества

- 1. **Регистрация хроматограмм.** Регистрируют хроматограммы набора градуировочных растворов (Γ P) с определенным содержанием этилового спирта (ABV, об.%).
- 2. **Разметка хроматограмм.** На хроматограммах проводят разметку пиков и определение значений их площади A, а также вносят названия компонентов. Пик этанола внутреннего стандарта, также размечают и определяют площадь пика этанола $A_{этанол}$.
- 3. **Пересчет значений концентраций**. Для работы по MMBC проводят пересчет аттестованных значений концентраций \tilde{C} компонентов в Γ P из размерности мг/дм³ или %об. в единицы измерения мг/л (мг/дм³) в расчёте на безводный этиловый спирт (мг/л AA или мг/дм³ б.с.). При этом значения концентрации C рассчитывают с использованием значений объемной доли этилового спирта в Γ P по формуле:

$$C$$
 [мг/л AA] = \tilde{C} [мг/дм³] $\cdot \frac{100\%}{ABV$ [об.%]

Концентрация этанола в мг/л AA равна плотности этанола при 20 °C: $\rho_{\text{этанола}} = 789270 \text{ мг/л}$.

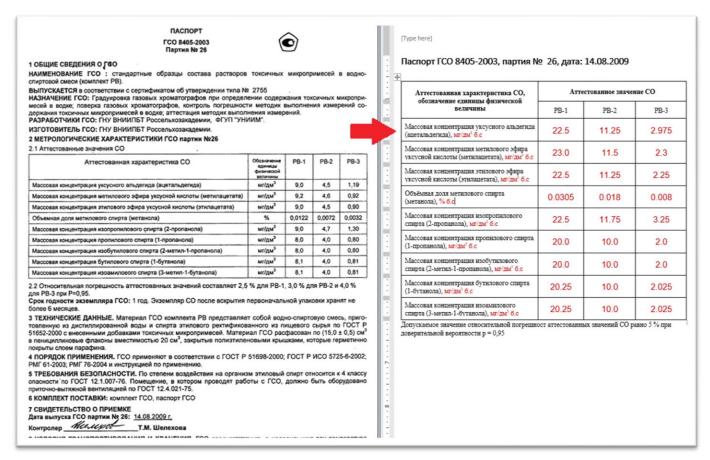


Пример пересчета значений концентраций из размерности мг/дм³ (%об. для метанола) в единицы измерения мг/л AA (%об. AA для метанола)

4. Определение факторов отклика RF и RRF^{этанол}. Полученные значения концентрации компонентов в Γ P вносят в используемые в испытательной лаборатории таблицы для расчетов. Различия заключаются в том, что при работе по традиционным методам вносят значения концентрации \tilde{C} компонентов в размерности мг/дм³ или %об., а при работе по MMBC — значения концентрации C в размерности мг/л AA. В результате рассчитываются значения факторов отклика RF компонентов и RF_{этанол} этанола по формулам (в зависимости от выбора осей графика градуировки):

$$RF = C/A$$
 и $RF_{\text{этанол}} = \rho_{\text{этанола}}/A_{\text{этанол}}$ (или $RF = A/C$ и $RF_{\text{этанол}} = A_{\text{этанола}}/\rho_{\text{этанола}}$)

Относительные факторы отклика RRF рассчитываются как отношение факторов отклика анализируемых компонентов и этанола либо с использованием RF, либо – отношений концентраций и площадей:

$$RRF^{\, ext{-}maho\pi} = \left(rac{C}{
ho_{ ext{-}maho\pi a}}
ight) / \left(rac{A}{A_{ ext{-}maho\pi}}
ight)$$
, т.е. $RRF = rac{RF}{RF_{ ext{-}maho\pi}} = rac{C \, / \, A}{
ho_{ ext{-}maho\pi a} / A_{ ext{-}maho\pi}}$ (или $RRF = rac{RF}{RF} = rac{A_{ ext{-}maho\pi} /
ho_{ ext{-}maho\pi a}}{A / C}$)

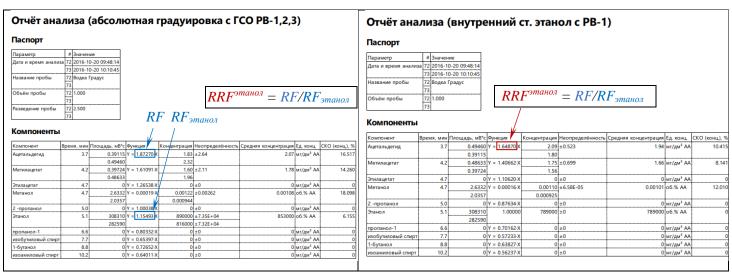


Пример определения коэффициентов RRF^{9mahon} исходя из коэффициентов RF и RF^{9mahon} , полученных при работе по методу абсолютной градуировки

5. **Анализ продукции**. Регистрируют хроматограммы образцов алкогольной продукции (по 2-3 повторных измерения), размечают пики, <u>включая пик этанола</u>, применяют градуировку и определяют концентрацию компонентов в продукции. Отличие заключаются в том, что при работе по MMBC значения концентрации получают сразу <u>в размерности мг/л AA</u> и нет необходимости определять содержание этанола в образце продукции:

$$C = RRF^{\mathfrak{I} \mathfrak{I} \mathfrak{I} \mathfrak{I} \mathfrak{I} \mathfrak{I}} \cdot \rho_{\mathfrak{I} \mathfrak{I} \mathfrak{I} \mathfrak{I} \mathfrak{I} \mathfrak{I}} \cdot (A / A_{\mathfrak{I} \mathfrak{I} \mathfrak{I} \mathfrak{I} \mathfrak{I}})$$

Отчёт анализа (абсолютная градуировка с ГСО РВ-1,2,3)									Отчёт анализа (внутренний ст. этанол с РВ-1)								
Паспорт						Паспорт											
Параметр Дата и время анали: Название пробы Объём пробы Разведение пробы	73 2016-10 72 Водка Гр 73 72 1.000 73 72 2.500 73 73 72 2.500	-20 09:48:14 -20 10:10:45		4 4	А этанол панол					Параметр Дата и время анализ Название пробы Объём пробы	73 2016-1 72 Водка 73 72 1.000 73 73	0-20 09:48:14 0-20 10:10:45	<i>C</i>	= A/A _{этанол} · 1	RRF ^{этанол} ·789	270	
Компоненты			1	/						Компонент	Время, мин	Площадь, м Функц	ия 🖊	Концентрация Неопределённость	Средняя концентрация Ед. кон	ц CKO (конц.), %	
Компонент	Время, мин Г					Неопределённость	Средняя концентрация			Ацетальдегид	3.7	0.49460 Y = 1.	64870 X	2.09 ±0.523	1.94 мг/дм ³	AA 10.415	
Ацетальдегид	3.7			r = 1.87270-X		±2.64	2.07	мг/дм³ АА	16.517			0.39115		1.80			
Метилацетат	4.2	0.494	-	(= 1.61091-X	2.32	+2.11	4.70	мг/дм³ АА	14.260	Метилацетат	4.2		40662·X	1.75 ±0.699	1.66 мг/дм ³	AA 8.141	
метилацетат	4.2	0.486		1.61091·X	1.60		1.78	мг/дм- Ал	14.260			0.39724 0 Y = 1.		1.56 0 ±0	0 мг/дм ³		
Этилацетат	4.7		0	/ = 1.26538·X		±0	0	мг/дм ³ АА	Λ 0	Этилацетат Метанол	4.7	2.6332 Y = 0.		0.00110 ±6.58E-05	0.00101 of.% A		
Метанол	4.7	2.63	32 Y	/ = 0.00019·X	0.00122	±0.00262	0.00108	o6.% AA	18.098	WEIGHON	****	2.0357	X 01 000	0.000925	0.0010100.78 A	12010	
		2.03	1/		0.000944					2 -пропанол	5.0		87634-X	0 ±0	0 мг/дм ³	ΔΔ 0	
2 -пропанол	5.0			/ = 1.00038·X		±0		мг/дм³ АА		Этанол	5.1	·	1.00000	789000 ±0	789000 o6.% A		
Этанол	5.1			r = 1.15493-X		±7.35E+04	853000	o6.% AA	6.155			282590					
	-	2825		(= 0.80332-X		±7.32E+04		мг/дм³ АА	+	пропанол-1	6.6	0 Y = 0.	70162·X	0 ±0	0 мг/дм ³	AA 0	
пропанол-1 изобутиловый спирт	6.6			r = 0.80332·X r = 0.65397·X		±0 ±0		мг/дм ³ Ал		изобутиловый спирт	7.7	0 Y = 0.	57233·X	0 ±0	0 мг/дм ³	AA 0	
1-бутанол	8.8			r = 0.65397-X		±0		мг/дм ³ А/		1-бутанол	8.8	0 Y = 0.	63827·X	0 ±0	0 мг/дм ³	AA 0	
изоамиловый спирт	10.2			/ = 0.72632-X		±0		мг/дм Ал		изоамиловый спирт	10.2	0 Y = 0.	56237·X	0 ±0	0 мг/дм ³	AA 0	
			-41						-								

Примеры отчетов при анализе водки по методу абсолютной градуировки (с использованием PB-1, PB-2 и PB-3) и по методу ММВС (с использованием PB-1) для водки «Градус».

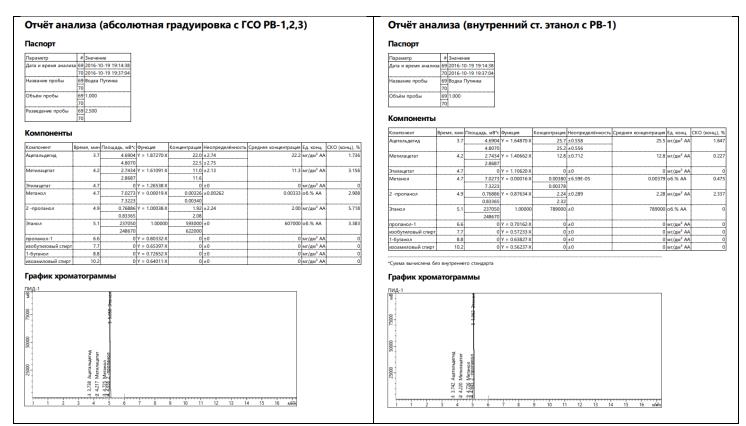

Примеры отчетов при анализе водки по методу абсолютной градуировки (с использованием PB-1, PB-2 и PB-3) и по методу MMBC (с использованием PB-1) для водки «Путинка».

ата и время анализа 74 20 75 20 азвание пробы 74 80 75 6ъём пробы 74 1.0	016-10	0-20 10:33:11 0-20 10:55:38						Параметр	# Значение				
75 20 азвание пробы 74 Во, 75 75 74 1.0 6ъём пробы 74 1.0	016-10)-20 10:55:38											
азвание пробы 74 Во, 75 бъём пробы 74 1.0 75								Дата и время анализ	a 74 2016-10-20 75 2016-10-20				
бъём пробы 74 1.0 75		Озер						Название пробы	74 Водка 5 Озе				
75									75				
	.000							Объём пробы	74 1.000 75				
азведение пробы 74 2.5 75	.500							Компоненты	1/51				
омпоненты								Компонент	Время, мин Пло	цадь, мВ*с Функция		Средняя концентрация Ед. конц. С	КО (конц.
омпонент Время,		Площадь, мВ*с Функция	Varua marun	Usaansassiiiiisa	Средняя концентрация	E = 1101111	CVO (manus) 9	Ацетальдегид	3.7	0.66232 Y = 1.64870-X		2.68 мг/дм³ AA	3.
	3.7	0.66232 Y = 1.87270-X		неопределенность ±2.64		ед. конц. мг/дм ³ АА		Метилацетат	4.3	0.62382 0 Y = 1.40662-X	2.74 0 ±0	0 мг/дм³ AA	
g. tomoger eq.	7.7	0.62382	2.92	22.04	3.01	,д 76		Этилацетат	4.3	0 Y = 1.40662-X	0 ±0	0 мг/дм² AA	
	4.3	0 Y = 1.61091·X		±0		мг/дм³ АА		Метанол	4.7	24.230 Y = 0.00016-X	0.00944 ±6.63E-05	0.00947 o6.% AA	0
	4.7	0 Y = 1.26538·X		±0		мг/дм ³ АА				21.910	0.00950		
Т етанол	4.7	24.230 Y = 0.00019-X 21.910	0.0112 0.0102	±0.00264	0.0107	об.% АА	7.112	2 -пропанол	4.9	1.3199 Y = 0.87634-X	2.77 ±0.289	2.66 мг/дм ³ АА	5.
-пропанол	4.9	1.3199 Y = 1.00038·X		±2.24	3.02	мг/дм³ АА	13.314	Этанол	5.1	1.0928 329400 1.00000	2.55 789000 ±0	789000 o6.% AA	
		1.0928	2.73					Sianosi	5.1	296120	703000 10	703000.00.70	
танол	5.1	329400 Y = 1.15493·X		±7.38E+04	903000	об.% АА	7.52	пропанол-1	6.6	0 Y = 0.70162-X		0 мг/дм³ AA	
ропанол-1	6.6	296120 0 Y = 0.80332·X		±7.34E+04		мг/дм³ AA		изобутиловый спирт	7.7	0 Y = 0.57233-X	0 ±0	0 мг/дм³ AA	
	7.7	0 Y = 0.65397·X		±0		мг/дм АА		1-бутанол	8.8	0 Y = 0.63827·X	0 ±0 0 ±0	0 мг/дм³ AA	
	8.8	0 Y = 0.72652·X		±0		мг/дм³ АА		изоамиловый спирт	10.2	0 Y = 0.56237-X	i 0i±0	0 мг/дм ³ АА	
зоамиловый спирт	10.2	0 Y = 0.64011·X	0	±0		мг/дм³ АА		*Сумма вычислена бе					
рафик хроматогі	- Husi	A 258 American						График хром ПИД-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	atorpament 93.74 Augmentering 655.5 Emporance 155.5 Emporance	al			

Примеры отчетов при анализе водки по методу абсолютной градуировки (с использованием PB-1, PB-2 и PB-3) и по методу MMBC (с использованием PB-1) для водки «5 Озёр».